

GL2415R 台式高速冷冻离心机 操作指南

⚠ 注意事项

1. 离心机使用完毕后，一定要打开离心机盖子；保证离心机在未使用情况下一直处于开盖状态，以防产生冷凝水损坏机器。
2. 若内腔已产生冷凝水，请立即使用干净柔软清洁棉或者软布擦拭干净。
3. 离心速度参数请使用离心力单位 g ，因为不同品牌机器转子尺寸不同会导致 rpm 差异，最终影响离心效果，损坏离心管，浪费样品。
4. 每次装载样品务必对称，且耗材规格、样品质量一致，以维持离心平衡！
5. 请保存好外箱、包装材料，以备将来搬动或运输时使用。
6. 在断电的情况下，用标配的螺丝刀插入机身右侧的孔可紧急开盖。

一、安装

1. 安装主机

将主机放置在坚固、防震、水平的平台上，无震动源，保证仪器四只垫脚均衡受力，通过水平仪观察并调整使主机基本放平放稳；

⚠ **注意：必须保证离心机 4 个垫脚均匀受力，不允许有悬空现象**

2. 安装转子

打开转子盖，将转子体放入电机轴，注意对准中心孔位置；用随机附件内扳手顺时针方向将其拧紧；放入离心管；盖上转子盖，确认转子上盖拧紧后即可准备离心。



3. 拆卸转子

将转子盖旋松后并打开；用标配的扳手按逆时针方向将锁紧的螺母拧开后，垂直向上抬起转子，即可取出。







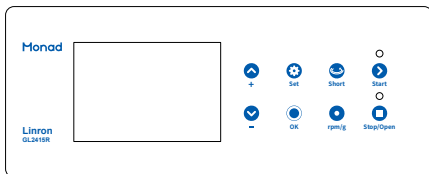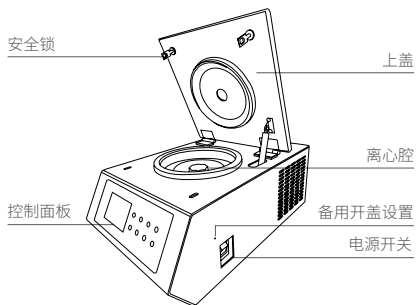

二、程序设置

使用说明

1. 取出离心机，放置在水平、平稳的台面上，并下压离心机，使四个底座吸盘与台面吸紧。
2. 确认离心机电源开关在“O”侧，连接电源线，接通 220 V 交流电源。
3. 将机身右侧电源开关按至“I”侧，显示屏亮起，点击“Stop/Open”键打开上盖，安装转子并拧紧转子盖。
4. 放入离心管，拧紧转子盖，双手下压合上离心机上盖；设置离心参数，设置完成后，按“Start”键运行。
5. 离心结束后点击“Stop/Open”开盖，取出样品。
6. 将电源开关按至“O”侧，将电源插头从插座处拔出。



参数设置

1. “”键，选择需要设置的参数，按压此按键，参数在屏幕中呈现高亮显示状态，表示此参数处于可调节状态下；不断按压，可切换高亮显示的参数；
2. “” “”键，参数高亮显示状态下，按此键调节参数大小；设置完毕后点击“”确认参数状态，设置完成；
3. “”键，可切换离心力与转速；
4. “”键，长按可瞬时离心；
5. “”键，开始运行程序；
6. “”键，终止程序 / 打开离心机上盖。

生产商
Producer

莫纳生物科技有限公司
Monad Biotech Co., Ltd.

研发生产基地
R&D and Production Bases

苏州：苏州工业园区杏林街 78 号 13A 栋
武汉：武汉东湖新技术开发区高新二路 388 号 C12 栋

运营中心
Operation Center

上海徐汇区宜山路 700 号
B2 幢 1004 单元

E-mail
Web

support@monadbiotech.com
www.monadbiotech.com



 400-928-3698

Simply Discover More
至简致真·探索无限